



HY-800 BACTI-CINERATOR STERILIZER

សៀវភៅណែនាំប្រតិបត្តិការ

កំណែ 1.0

**HANGZHOU MIU INSTRUMENTS CO.,
LTD.**

អាសយដ្ឋាន៖ 2F., Block 1, Deyu Building, 1418-3 Moganshan Road,
Hangzhou, Zhejiang, 310011, P.R. of China

ទូរស័ព្ទ៖ +86-571-87653906

ទូរសារ៖ +86-571-87653907

www.miulab

[.com](http://www.miulab.com)

អ៊ីម៉ែល៖

miu@miulab.com

HANGZHOU MIU INSTRUMENTS CO., LTD.

បុព្វបទ

សូមអរគុណសម្រាប់ការទិញផលិតផលរបស់យើង -- Bacti-Cinerator Sterilizer ។

សៀវភៅណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នេះមានរៀបរាប់ពីមុខងារ និងប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍។

ដើម្បីប្រើឧបករណ៍ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

សូមអានសៀវភៅណែនាំនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍។

ការបើកដើម្បីត្រួតពិនិត្យ

សូមពិនិត្យមើលឧបករណ៍

និងឧបសម្ព័ន្ធដោយយោងតាមបញ្ជីវេចខ្ចប់

នៅពេលអ្នកបើកប្រអប់វេចខ្ចប់ឧបករណ៍ដំបូង។

ប្រសិនបើអ្នករកឃើញថាមានអ្វីខុសជាមួយឧបករណ៍ និងឧបសម្ព័ន្ធ

សូមទាក់ទងមកកាន់អ្នកលក់ ឬក្រុមហ៊ុនផលិត។

ខ្លឹមសារនៃការធានា

ក្នុងរយៈពេលមួយខែគិតចាប់ពីថ្ងៃប្រគល់ទំនិញ

មូលហេតុនៃការមិនដំណើរការដោយសារបញ្ហាសម្ភារៈ

និងបញ្ជាក់ហុសការផលិតក្រុមហ៊ុននឹងទទួលខុសត្រូវក្នុងការ

ធានាប្តូរជូន។

ក្នុងរយៈពេល 6 ខែគិតចាប់ពីថ្ងៃប្រគល់ទំនិញ

មូលហេតុនៃការមិនដំណើរការដោយសារបញ្ហាសម្ភារៈ

និងបញ្ជាក់ហុសការផលិត ត្រូវជួសជុលសម្ភារៈដែល

ក្រុមហ៊ុននឹងបង្ហាញថាជាឧបករណ៍ត្រូវជួសជុលសម្ភារៈដែល

មានបញ្ហា ឬប្តូរជំនួស។

ក្នុងរយៈពេល 12 ខែគិតចាប់ពីថ្ងៃប្រគល់ទំនិញ

មូលហេតុនៃការមិនដំណើរការដោយសារបញ្ហាសម្ភារៈ

និងបញ្ជាក់ហុសការផលិត ផ្នែកផ្សេងៗទៀត

ក្រុមហ៊ុននឹងបង្ហាញថាជាឧបករណ៍ត្រូវជួសជុលសម្ភារៈដែល

មានបញ្ហា ឬប្តូរជំនួស។

ការផ្តល់ជូនការធានា

ការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវ

ការជួសជុលដោយគ្មានជំនាញ

ឬការកែប្រែដោយគ្មានការអនុញ្ញាត

មិនត្រូវបានផ្តល់ជូននូវការធានានោះទេ។

ក្នុងពេលដែលហួសរយៈពេលធានា
នឹងត្រូវគិតតម្លៃដ៏សមរម្យក្នុងការជួសជុល។

ការធានា

សូមអរគុណចំពោះការប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់យើង
យើងនឹងផ្តល់សេវាកម្មក្រោយពេលលក់រួចដ៏ទូលំទូលាយស្របតាម
ច្បាប់ស្តីពីការការពារអ្នកប្រើប្រាស់។

សូមបំពេញព័ត៌មានខាងក្រោម៖

ឧបករណ៍	BACTI-CINERATOR STERILIZER
ម៉ូដែល	HY-800
លេខផលិត	
កាលបរិច្ឆេទទិញ	

មាតិកា

1. សេចក្តីផ្តើម	1
2. សុវត្ថិភាព.....	2
3. ប្រតិបត្តិការ.....	3
4. ការថែទាំ.....	4
5. ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ.....	5
6. បញ្ជីរចនាប្រភេទ.....	6

7. ការធានា..... 7

8. ការពន្យល់អំពីការធានា..... 8

ក្រុមហ៊ុនអតិថិជន	
ឈ្មោះអតិថិជន	
អាសយដ្ឋានអតិថិជន	
ទូរស័ព្ទអតិថិជន	
ទូរសាររបស់អតិថិជន	
លេខកូដប្រៃសណីយ៍	
អ៊ីមែល	

1 សេចក្តីផ្តើម

Bacti-Cinerator Sterilizer

គឺជាឧបករណ៍ស្វ័យដែលគ្មានប្រើប្រាស់ឬអណ្តាតភ្លើងសម្រាប់បុ

រើជាមួយចង្ក្រឹះឬមូលសម្រាប់ប្តូរទីតាំងនៃមេរោគ រង្វិលជុំ និងមូល

inoculating loops and needles ។

ការស្វ័យត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈកំដៅអ៊ីនហ្វ្រារេដ

ដោយមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ការខ្ចាតចេញនៃមេរោគ។


មុនពេលចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេះជាលើកដំបូង

សូមអានសៀវភៅណែនាំប្រតិបត្តិការនេះដែលនៅសល់។

1.1 ការពិពណ៌នាធានាសម្ព័ន្ធ

លេខ	មាតិកា	ម៉ូដែល	ចំនួន
1	Bacti-Cinerator Sterilizer	HY-800	1
2	សៀវភៅណែនាំប្រតិបត្តិការ		1
3	ហ្វឺយស៊ីប	250V 3A (HY-800)	1
4	វិញ្ញាបនបត្រ		1

6 បញ្ជីវេចខ្ចប់

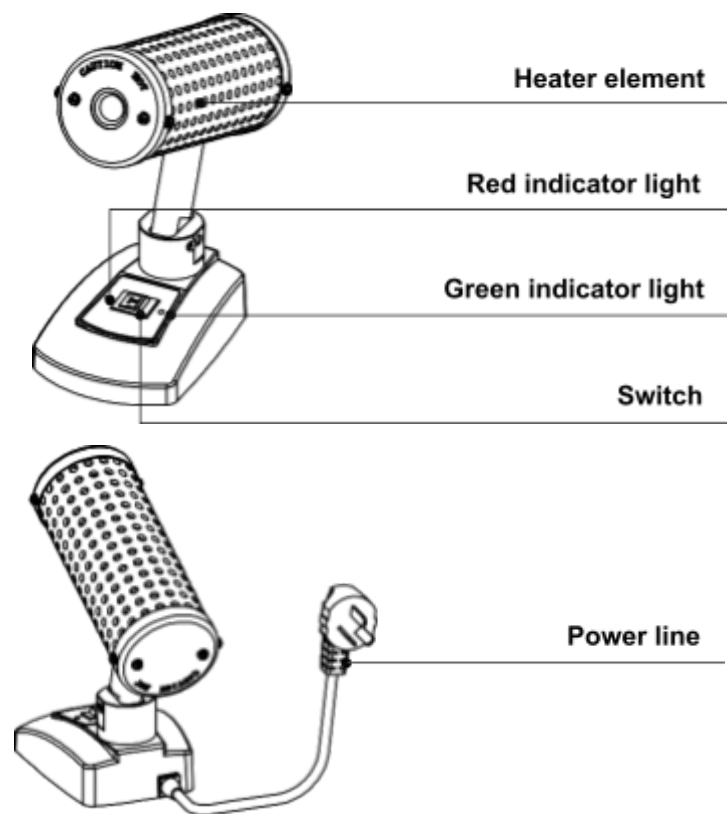

4.5 សូមចក្រពណ៌ក្រហមនិងភ្លើងឡើងនៅពេលដែលកុងតាក់ស្ថិតនៅក្នុងទីតាំង "High"។ បន្ទាប់ពី20នាទីក្រោយឧបករណ៍ **Bacti-Cinerator Sterilizer** ត្រូវបានដោតទៅនឹងអគ្គិសនី សីតុណ្ហភាពស្ទើរល្អបំផុត (825°C) និងត្រូវបានទៅដល់។

4.6 កំណត់ចំណាំ៖ ប្រសិនបើតង់ស្យុងថាមពលធំជាង 10% នៃតង់ស្យុងកំណត់អោយប្រើនៃក្រុមហ៊ុន សូមបិទថាមពល ហើយលប់ប្រើម៉ាស៊ីន។

5 ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ

ម៉ូដែល	HY-800
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល	AC220 V~ 50-60Hz
ថាមពល	135W
សីតុណ្ហភាពខ្ពស់បំផុតនៅស្នូល	825°C ± 50°C
អង្កត់ផ្ចិតធំបំផុតដែលអាចធ្វើស្ទើរល្អទៅបាន	Φ14mm
ប្រវែងនៃតំបន់កំដៅ	150mm
ពេលវេលាកំដៅ	20min
ហ្វុយស៊ីប	250V 3A 5X20
សីតុណ្ហភាពជុំវិញ	5°C ~40°C
វិមាត្រ (ប*ទ*ក)	151×87×160 mm
ទំងន់សុទ្ធ	1.3kg

2 សុវត្ថិភាព

ប្រតិបត្តិការមិនគួរព្យាយាមបើក
ឬជួសជុលឧបករណ៍នោះទេ។ការធ្វើបែបនេះអាចអោយអ្នក
បាត់បង់ការធានារបស់អ្នក
ឬអាចប្រឈមនឹងការឆក់អគ្គិសនី។
ក្រុមហ៊ុននឹងទទួលខុសត្រូវលើការថែទាំឧបករណ៍។
ដើម្បីជៀសវាងការឆក់អគ្គិសនី
ខ្សែភ្ជាប់ថាមពលអគ្គិសនីរបស់ឧបករណ៍ត្រូវតែមានខ្សែដី។ឧ
បករណ៍នេះប្រើឧបករណ៍បិទប្រុងត្រូវតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចតុ
នា។

ប្រសិនបើខ្សែភ្ជាប់ថាមពលខូចត្រូវតែជំនួសដោយខ្សែប្រភេទ
ដូចគ្នា។ មិនត្រូវដាក់ខ្សែភ្ជាប់ថាមពលនៅជិតអ្វីៗទាំងអស់។
កុំដាក់ខ្សែភ្លើងនៅលើផ្លូវដើរ។
ដោតឧបករណ៍នឹងព្រីដោយដៃ។
គួរធានាអោយបានថាការដោតបញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធបានសុបល្អ
ហើយពេលទាញឧបករណ៍ព្រីត្រូវទាញឧបករណ៍មិនមែនទាញខ្ទ
សៃ។

កំឡុងពេលប្រតិបត្តិការធម្មតា
សីតុណ្ហភាពរបស់ឧបករណ៍នឹងឡើងកំដៅខ្លាំង។
វាអាចទៅរួចដែលបណ្តាលឱ្យរលាកក្នុងកំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ
ទាំងមូល។ កុំប៉ះផ្ទៃឧបករណ៍ជាមួយផ្ទៃកណ្តាលមួយនៃតួកំដៅ
ដើម្បីកុំឱ្យរលាក!

3 ប្រតិបត្តិការ

3.1 ដកចេញនូវរបស់ការពារ

Bacti-Cinerator Sterilizer

ពីការខូចកំឡុងពេលដឹកជញ្ជូន។

3.2 ដោតខ្សែអគ្គិសនីទៅក្នុងព្រីដែលសមស្រប។

ឧបករណ៍ត្រូវតែមានការភ្ជាប់ទៅនឹងដីដីត្រឹមត្រូវ។

3.3 សូចនាករពណ៌ក្រហមនឹងភ្លឺឡើងនៅពេលដែលកុងតាក់ត្រូវបានចុចទៅផ្នែក "High" ។

សីតុណ្ហភាពល្អបំផុតសម្រាប់ការធ្វើស្វ័យ

(825°C) នឹងអាចឈានទៅដល់ក្នុងរយៈពេល 20 នាទី។

ប្រសិនបើឧបករណ៍រក្សាសីតុណ្ហភាពស្វ័យ

(825°C) លើសពីបីម៉ោង

សូមចុចកុងតាក់ទៅផ្នែក "Low"

ទុករយៈពេលកន្លះម៉ោង។ បន្ទាប់ពី 30 នាទី

វាអាចប្តូរទៅផ្នែក "High"

ម្តងទៀត។ ការប្តូរបែបនេះនឹងជួយរក្សាអាយុ

កាលរបស់ផ្នែកនៃការដុតកំដៅផងដែរ។

សូចនាករបែតងនឹងភ្លឺនៅពេលដែលកុងតាក់

ប្តូរទៅផ្នែក "Low" ។

3.4

ភ្ជាប់ចង្កឹះឬមូលថ្មមៗទៅនឹងទម្រង់បញ្ចូលថ្មមៗទៅក្នុងកន្លែងដុតកម្ដៅ។ ជៀសវាងការឆ្លុះផ្ទុកចំហៀងនៃកន្លែងដុតកម្ដៅ

ដើម្បីធានាបាននូវភាពជាប់បានយូរនៃចង្កឹះឬមូលនិងធាតុដុតកំដៅរបស់អ្នក។ ទុកចង្កឹះឬមូលនៅកន្លែងដុតកំដៅមិនយូរពេកទេ 5-7

3.6 កែប្រែម៉ូនៃតួដុតកម្ដៅ

The heater

3.6.1. ដោះវិស M3

ដោយបង្វិលបញ្ជាស់ទ្រនិចនាឡិកាដោយប្រើដង wrench allen

3.6.2. កែប្រែម៉ូនៃតួដុតកម្ដៅ;

3.6.3. បន្ទាប់ពីកែតម្រូវម៉ូនសូមរឹតបន្តឹងវិស M3 ដោយបង្វិលតាមទិសទ្រនិចនាឡិកា។

4 ការថែទាំ

វិនាទីគឺគ្រប់គ្រាន់។

ត្រូវប្រាកដថា glass culture tube របស់អ្នកទទេរស្អាត។

3.5 រក្សាតង់ស្យុងចូលរវាង AC210-230V ។

នៅពេលដែលតង់ស្យុងចូលលើសពី 230V សូមឈប់ប្រើឧបករណ៍។

វានឹងរក្សាអាយុកាលរបស់ឧបករណ៍ដុតកម្ដៅអោយបានយូរ។

4.1 មានតែទម្រង់ចង្កឹះឬមូលដែលស្រោបអ៊ីសូឡង់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានប្រើនៅពេលបញ្ចូលចង្កឹះឬមូលចូលទៅក្នុងកន្លែងដុតកំដៅ។

4.2 Bacti-Cinerator Sterilizer

មិនត្រូវបានគេទុកសម្រាប់ប្រើជាមួយនឹងកំបិតវះ, ដង្កៀប ឬវត្ថុស្រូបណាមួយឡើយ។ ការប្រើប្រាស់ជាមួយវត្ថុបែបនេះអាចបណ្តាលឱ្យមានដំណើរការខុសប្រក្រតីនៃ និងបញ្ឈប់ការធានានៃធាតុសម្រាប់ដុតកម្ដៅ។

4.3 ការត្រួតពិនិត្យដោយភ្នែកទទេរនៃធាតុដុតកម្ដៅត្រូវតែត្រូវបានអនុវត្តជាទៀងទាត់ដើម្បីកំណត់ថាតើស្វ័យធាតុកំដៅត្រូវបានសឹកចេញវិល។ ពិនិត្យរកមើលស្នាមប្រេះតូចៗ និងកាកសំណល់នានាដែលកើតឡើងទាំងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌត្រជាក់ និងក្ដៅ។ នៅក្នុងស្ថានភាពក្ដៅ ស្នាមប្រេះអាចត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាស្នាមប្រេះតូចៗពណ៌លឿង-ទឹកក្រូចខ្លាំង។ ប្រសិនបើមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយត្រូវបានកត់សម្គាល់ ធាតុដុតកំដៅត្រូវតែត្រូវបានជំនួសមុនពេលដំណើរការខុសប្រក្រតីអាចកើតមានឡើង។

4.4 ចង្កឹះនិងមូលមិនគួរទុកចោលយូរនៅកន្លែងដុតកម្ដៅ។ វាអាចធ្វើឱ្យទម្រង់ក្ដៅខ្លាំងហើយចង្កឹះនិងមូលឆាប់ខូច។